



# СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 15164 от 31 мая 2022 г.

Срок действия до 31 мая 2027 г.

Наименование типа средств измерений:

**Фотоколориметры «Spectroquant®» Move 100**

Производитель:

**«Merck KGaA», Германия**

Документ на поверку:

**МРБ МП.3292-2022 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Фотоколориметры «Spectroquant®» Move 100. Методика поверки»**

Интервал времени между государственными поверками **12 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 31.05.2022 № 53

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средств измерений.

Заместитель Председателя комитета



А.А.Бурак

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений

от 31 мая 2022 г. № 15164

Наименование типа средств измерений и их обозначение:  
Фотоколориметры «Spectroquant®» Move 100

Назначение и область применения:

Фотоколориметры «Spectroquant®» Move 100 (далее – фотоколориметры) предназначены для измерения оптической плотности в растворах.

Область применения: химическая, фармацевтическая, пищевая и другие отрасли промышленности.

Описание:

Фотоколориметры представляют собой фотометры, принцип действия которых основан на сравнении двух световых потоков: опорного, без установки пробы, и измерительного, ослабленного при прохождении через пробу.

Фотоколориметры состоят из оптического и электронного узлов, установленных в общем корпусе. Фотоколориметры имеют несколько источников монохроматического излучения, расположенных по периметру кюветного отделения, и имеющих напротив каждого источника приемник. Приборы управляются с помощью клавиш, оснащены цифровым табло, на котором отображается меню управления и выводятся результаты измерений.

Конструктивно фотоколориметры имеют защиту встроенного программного обеспечения (далее – ПО) от преднамеренных или непреднамеренных изменений, реализованную изготовителем на этапе производства путем установки системы защиты микроконтроллера от чтения и записи.

Фотографии общего вида средств измерений представлены в приложении 1.

Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки средств измерений представлена в приложении 2.

Обязательные метрологические требования: представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование   | Значение                 |
|--|--------------------------|
| Диапазон измерений оптической плотности, Б   | от 0,010 до 2,000        |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности фотоколориметра при измерении оптической плотности, Б, в диапазоне измерений:<br>от 0,010 до 0,300 включ.<br>св. 0,300 до 2,000 | $\pm 0,03$<br>$\pm 0,06$ |

Основные технические характеристики и метрологические характеристики, не относящиеся к обязательным метрологическим требованиям: представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование  | Значение                        |
|---|---------------------------------|
| Рабочие длины волн, нм  | 430; 530; 560;<br>580; 610; 660 |
| Диапазон показаний оптической плотности, Б  | от минус 2,600<br>до плюс 2,600 |
| Номинальное напряжение питания фотоколориметра от источника постоянного тока, В   | 6                               |
| Габаритные размеры, мм, не более  | 210×95×45                       |
| Масса, кг, не более   | 0,45                            |
| Условия эксплуатации:<br>диапазон температур окружающего воздуха, °С<br>диапазон относительной влажности окружающего воздуха (без конденсации влаги), % | от 5 до 40<br><br>от 30 до 90   |

Комплектность: приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование                               | Количество |
|--|------------|
| Фотоколориметр «Spectroquant®» Move 100    | 1          |
| Элементы питания тип AA/LR6                | 4          |
| Футляр                                     | 1          |
| Адаптер для круглых кювет диаметром 16 мм  | 1          |
| Кювета круглая с колпачком диаметром 16 мм | 3          |
| Кювета круглая с колпачком диаметром 24 мм | 3          |
| Отвертка                                   | 1          |
| Руководство пользователя                   | 1          |
| Методика поверки МРБ МП. 3292-2022 *       | 1          |
| * Поставляется по отдельному заказу        |            |

Место нанесения знака утверждения типа средств измерений: знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства пользователя фотоколориметра.

Поверка осуществляется по МРБ МП.3292-2022 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Фотоколориметры «Spectroquant®» Move 100. Методика поверки».

Сведения о методиках (методах) измерений: указаны в руководстве пользователя фотоколориметра.

Технические нормативные правовые акты и технические документы, устанавливающие:

требования к типу средств измерений:

документация «Merck KGaA», Германия;

технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011);

методику поверки:

МРБ МП.3292-2022 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Фотоколориметры «Spectroquant®» Move 100. Методика поверки».

Перечень средств поверки: представлен в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование и тип (условное обозначение) эталонов и вспомогательных средств поверки   |
|--|
| Комплект светофильтров КСС-04  |
| Регистратор температуры и влажности Testo 174Н   |
| Примечание - Допускается применение других средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик фотоколориметров с требуемой точностью. |

Идентификация программного обеспечения: приведена в таблице 5.

Таблица 5

| Идентификационное наименование ПО | Номер версии ПО     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Move                              | V.012.010.3.003.050 |

Заключение о соответствии утвержденного типа средств измерений требованиям технических нормативных правовых актов и/или технической документации производителя: фотоколориметры «Spectroquant®» Move 100 соответствуют требованиям документации «Merck KGaA», Германия, ТС 020/2011.

Производитель средств измерений:

Merck KGaA, Германия

Frankfurter Strasse, 250

64293 Darmstadt, Germany

Телефон (факс): +49(0) 6151 72-2440

Web-сайт: [www.analytical-test-kits.com](http://www.analytical-test-kits.com)

Уполномоченное юридическое лицо, проводившее испытания средств измерений / метрологическую экспертизу единичного экземпляра средств измерений

Республиканское унитарное предприятие

«Белорусский государственный институт метрологии» (БелГИМ)

Республика Беларусь, 220053, г. Минск, Старовиленский тракт, 93

Телефон: +375 17 374-55-01

факс: +375 17 244-99-38

e-mail: [info@belgim.by](mailto:info@belgim.by)

- Приложения: 1. Фотографии общего вида средств измерений на 1 листе.  
2. Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки средств измерений на 1 листе.

Директор БелГИМ

В.Л. Гуревич

Приложение 1  
(обязательное)  
Фотографии общего вида средств измерений



Рисунок 1.1 – Внешний вид фотоколориметров «Spectroquant<sup>®</sup>» Move 100  
(изображение носит иллюстративный характер)

Приложение 2  
(обязательное)

Схема (рисунок) с указанием места  
для нанесения знака поверки средств измерений

Место для нанесения знака поверки



Рисунок 2.1 – Схема (рисунок) с указанием места  
для нанесения знака поверки средств измерений